



JC-1025 冲片机的操作说明

仪器名称：冲片机

仪器型号：JC-1025

仪器的基本性能：

根据实验要求，仪器可以使用不同形状的刀口，冲切出不同形状的试片，如可以冲切出哑铃状的拉伸试片。



型号为 JC-1025 的冲片机



操作说明：

1. 先在刀口下面的台子上铺上几张纸，再将待冲切的试片放在纸片上；
2. 然后快速顺时针旋转上面的转盘，使刀口冲击到试片上；
3. 放松转盘，它会自动上去，这样就得到了所需的试片。

仪器的保养及注意事项：

1. 在冲片实验之前，试片下面一定要垫几张纸，防止刀口被损坏。
2. 实验结束后清理碎纸片及碎试片。